

快速操作指南

WIX-SKO330 圆周摇床

请首先阅读该快速操作指南后再对仪器进行操作！

使用过程中如果存在疑问，请参考仪器使用说明书，确保规范使用仪器！

一.开箱

开箱后请依据《仪器装箱清单》中的内容对包装箱内物品进行清点核实。

二.操作

1.将摇床放置于平稳且安全处；

2.确保铭牌上指定的工作电压与电网供电电压匹配；

3.安装配套夹具：

旋松夹具安装螺丝（共四个）；将夹具放置于震荡盘上（使夹具固定爪插入夹具安装螺丝与震荡盘之间）；旋紧夹具安装螺丝即安装完毕。

4.连接电源线；

5.打开电源开关；

6.速度设置：旋转转速调节旋钮设置震荡速度（顺时针增加，逆时针减小）；

7.时间设置：旋转时间调节旋钮设置震荡时间（顺时针增加，逆时针减小。减小至显示“--：--”时表示时间无限大）；

8.开始运行

连续运行：按压转速调节旋钮仪器开始按照设定速度连续运行；

定时运行：按压时间调节旋钮仪器开始按照设定速度运行设定的时间；

连续运行时，按压时间调节旋钮进入定时运行；


9.停止运行

连续运行状态下：按压转速调节旋钮仪器停止运行；

定时运行状态下：按压转速调节旋钮或时间调节旋钮仪器停止运行；

10.关闭电源开关。

注：运行状态下速度及时间不可设置。

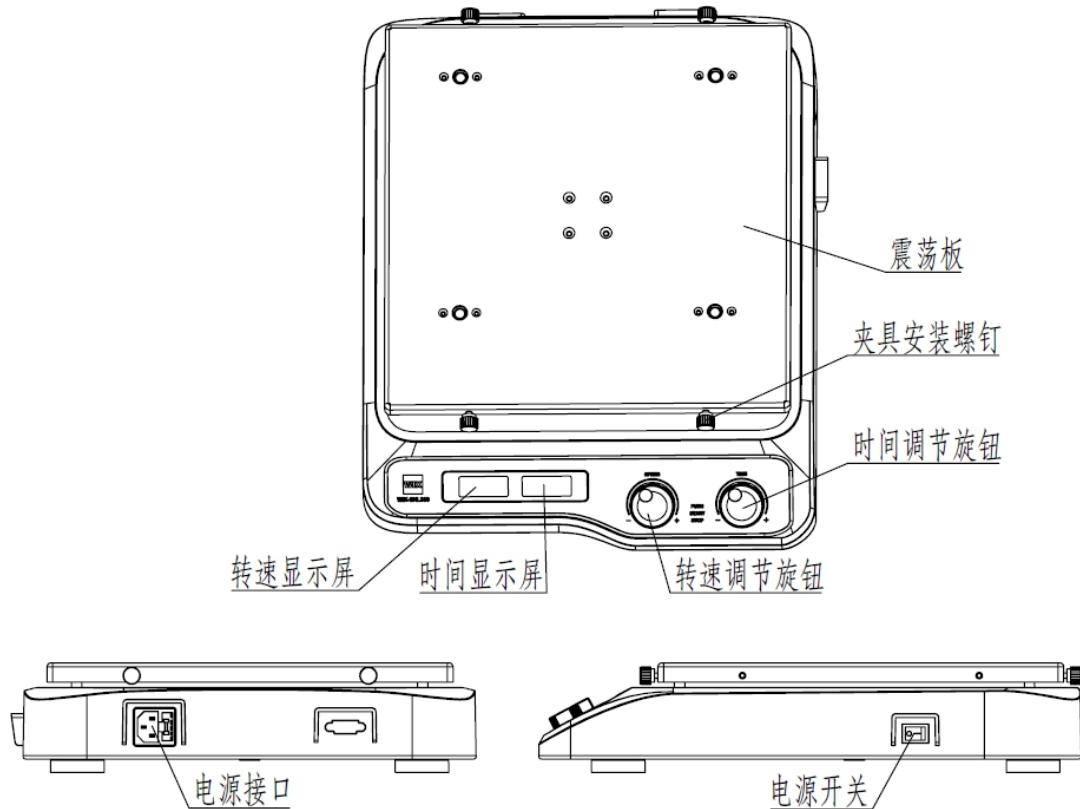

WIX-SKO330 圆周摇床结构示意图